

PROCEDIMENTOS DE SALA LIMPA:

Como remover o acúmulo de resíduos

Os resíduos têm muitas fontes e o acúmulo persistente de resíduos devido a práticas inadequadas de limpeza e enxágue ou incompatibilidade química gera desafios especiais.

PRODUTOS RECOMENDADOS:

Detergente Estéril ProKlenz™ NpH | Detergente Estéril ProKlenz™ Booster

1

PREPARAR A SOLUÇÃO DE LIMPEZA

Equipamento de proteção individual (EPI) recomendado




Óculos de proteção contra respingos químicos



Luvas de borracha

Como fazer dois galões de solução de 1% v/v

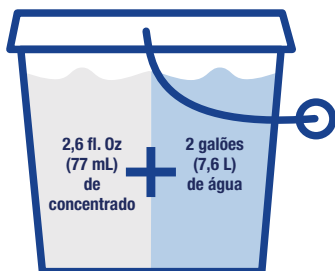

DICA

Consulte sempre a ficha de dados de segurança (FDS) do produto para obter os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados.

2

USAR TÉCNICAS DE SALA LIMPA

Sistema de dois ou três baldes



Prepare dois baldes com uma solução de produto de limpeza a 1% v/v.

Siga as práticas recomendadas de limpeza usando a mesma técnica de desinfecção com um sistema de 2 ou 3 baldes.

APLICAÇÃO

Com que frequência trocar as soluções de limpeza

ISO Classe 5 e 6: a cada 55 metros quadrados (600 pés quadrados)

ISO Classe 7 e 8: a cada 92 metros quadrados (1.000 pés quadrados)

3

APLICAR A SOLUÇÃO DE LIMPEZA NAS ÁREAS AFETADAS

Ferramentas comuns para salas limpas



Esfregões



Baldes

Onde aplicar

PISOS

PAREDES

JANELAS

PORTAS

EQUIPAMENTOS

DICA

Resíduos persistentes e difíceis de remover podem exigir uma limpeza com um detergente mais agressivo. A técnica de levantar e puxar seria usada para a etapa final de enxágue


APLICAÇÃO

Aplique da área mais limpa para a mais suja usando a técnica de puxar e levantar

Etapa 1: levante o esfregão e coloque-o sobre a superfície. Puxe-o em sua direção.

Etapa 2: levante o esfregão e coloque-o onde você iniciou o primeiro movimento, sobrepondo-o em 20%. Puxe-o em sua direção.

Etapa 3: repita conforme necessário para cobrir toda a superfície.

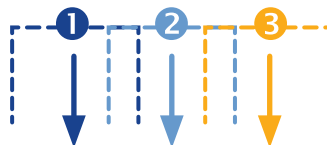

4

INSPECIONAR SUPERFÍCIES

Obtenha ajuda para acúmulo difícil



Lenços umedecidos sem fiapos



Esponjas

Deixe todo o ambiente secar ao ar livre (10 a 15 minutos é o normal).



Limpe as áreas molhadas persistentes secando-as com lenços umedecidos, esponjas ou esfregões limpos e sem fiapos.

Inspeione todas as superfícies.



Repita o procedimento acima conforme necessário.

APLICAÇÃO

Instalações envelhecidas e superfícies danificadas ou tratadas podem apresentar desafios especiais ou adicionais.

Confiar somente em aplicações não mecânicas, como nebulização ou pulverização, pode agravar o acúmulo de resíduos.

O enxágue de rotina é a melhor maneira de evitar acúmulo.